

AIRTECH

簡易折り畳み式ブース(陽圧型)

TIB-2618P

汚染物の流入を防止するための陽圧ブースです。

1. 特徴

- ・ブース内を陽圧に保ち、周囲からの汚染物質の流入を防止します。
- ・ブース内の空気は HEPA フィルターを介して給気されます。
- ・フレームの組立は工具不要で、広げるだけで設営可能です。
- ・フレームはコンパクトに収納可能です。キャリングバッグが付属します。
- ・安価に導入可能です。

2. 組立手順イメージ・外観



① フレームを広げます。全ての工程で工具は不要です。

②ビニールカーテンを被せ、脚を伸ばします。




③側面のビニールカーテンを取り付けます。

④クリーンパーティションを設置して完成です。



フレーム収納時

寸法図

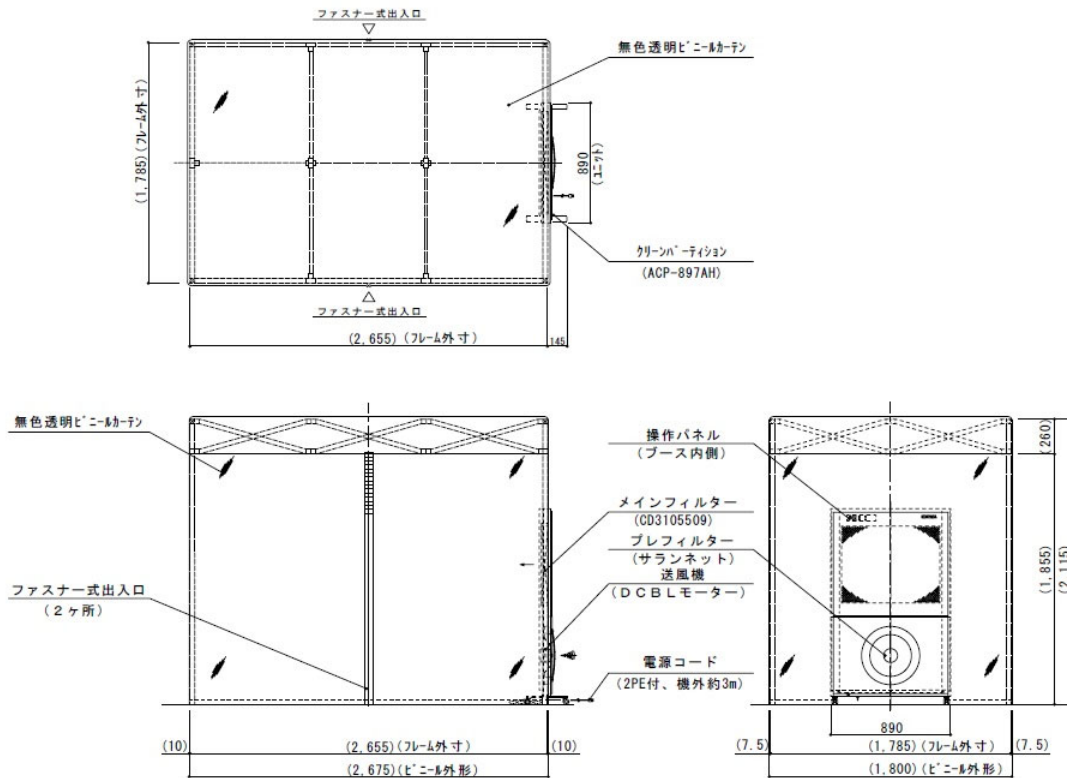

仕様

集塵効率	0.3 μ m 粒子にて 99.99%以上
集塵要素	プレフィルター ~ サランネットフィルター
	メインフィルター ~ HEPA フィルター
処理風量	強モード時 : 約 6.5m ³ /min、 静音モード時 : 約 3m ³ /min
換気回数	強モード時 : 約 54 回/時、 静音モード時 : 約 25 回/時
構造	ユニット ~ 鋼板製焼付塗装
	天井 ~ 無色透明ビニールカーテン
	ハリ・柱 ~ アルミ製抜型製アルマイト処理 又は 鋼板
	周囲 ~ 無色透明ビニールカーテン
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz
消費電力	強モード時 : 約 25W(約 42VA)、 静音モード時 : 約 7W(約 15VA)
重量	約 55Kg

日本エアテック株式会社

本社	〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号	TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
東北営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号(タカノボルビル)	TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
北陸営業所	〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号(朝日生命富山ビル)	TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
関西営業所	〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)	TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
中国営業所	〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)	TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
九州営業所	〒815-0035 福岡県福岡市南区向野 2 丁目 12 番 8 号(真鍋ビル)	TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284
南九州営業所	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショーヤ 105 号)	TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <http://www.airtech.co.jp>

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。